

Kalibreren van de weegschaal.

Hiervoor heb je de weegschaal en een gecontroleerd kalibratie gewicht van 100 g nodig. Zorg voor een stabiele omgeving: Weegschaal mag niet vochtig worden, omdat dan het meetgedeelte beschadigd wordt. Geen druk op de weegschaal als deze niet gebruikt wordt. Vermijd hoge luchtvochtigheid, damp en stof, omdat de weegschaal niet hermetisch is afgesloten.

Weegschaal type KERN CM150-1N (maximaal 150 gram)

1. Zet de weegschaal aan via de **ON/M** -toets
2. Laat de weegschaal **1 minuut** aanstaan om te stabiliseren
3. Druk de **UNIT/CAL** toets in, daarna verschijnt kort **CAL**, het juiste gewicht (100.0 g) van het kalibratie gewicht zal verschijnen in het display
4. Plaats het gewicht op het midden van de weegschaal
5. Na een poosje verschijnt "**F**" op het display
6. De weegschaal zal vervolgens automatisch uitschakelen

Het kalibratie programma kan afgebroken worden met de **OFF** - toets


Indien een kalibratiefout of een verkeerd kalibratiegewicht gebruikt wordt, dan verschijnt "**E**" in het display. Herhaal dan het kalibreren van de weegschaal

De batterij vervangen als het display "**LO**" aangeeft. Op **OFF** drukken en gelijk de batterij vervangen

Op het keuringsrapport wordt vermeld:

- type en serienummer, (serienummer is te vinden aan de onderzijde. Zie rood kader)
- keuringsdatum
- naam inspecteur
- eventuele opmerkingen/bevindingen

Het ingevulde keuringsrapport wordt verstuurd naar het hoofdkantoor van Maas International in Son, en geregistreerd in de databank keuring gereedschappen.

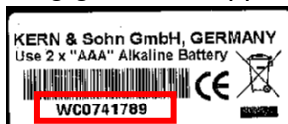

Na goedkeuring van de weegschaal dient een goedkeuringssticker aan de onderzijde van de weegschaal geplakt te worden, met als goedgekeurd tot datum; een jaar later dan de maand/jaar van keuring.

Voorbeeld van een keuringssticker;



Bij afkeuring van de weegschaal dient de weegschaal ingenomen te worden en vervangen te worden door een goed functionerende weegschaal.

Op het keuringsrapport dient **AFKEUR** vermeld te worden.